

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i naprawa elementów i układów optycznych**
 Oznaczenie arkusza: **MEP.02-01-21.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **MEP.02**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka

 –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień
Miesiąc
Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Nasadka krzyżowa po konserwacji i montażu zespołu przesuwu poprzecznego

Uwaga! Oceny rezultatu należy dokonać po zakończeniu egzaminu

1	części zespołu ruchu poprzecznego nasadki krzyżowej są oczyszczone lub umyte						
2	powierzchnie współpracujące ruchowo są pokryte cienką warstwą smaru białego litowego						
3	części zespołu ruchu poprzecznego są zmontowane						
4	zespół ruchu poprzecznego jest zamontowany do nasadki krzyżowej						
5	przesuw poprzeczny nasadki krzyżowej po montażu jest płynny i bez zacięć						
6	nasadka krzyżowa w trakcie montażu nie została uszkodzona mechanicznie						
7	powierzchnie nasadki krzyżowej są czyste i nie zostały uszkodzone w trakcie montażu						

Rezultat 2: Działanie nasadki krzyżowej na stoliku mikroskopu

Uwaga! Oceny rezultatu należy dokonać po zakończeniu egzaminu

1	nasadka krzyżowa jest poprawnie zamontowana na stoliku mikroskopu						
2	ruch poprzeczny preparatu jest płynny i bez zacięć						
3	kilkakrotny przesuw preparatu i powrót do pierwotnych współrzędnych odczytanych na podziałce nie powoduje zmiany szczegółu oglądanego preparatu						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie konserwacji i montażu nasadki krzyżowej

Zdający:

1	oczyścił/umył części mechaniczne zespołu ruchu poprzecznego nasadki (w zależności od warunków w ośrodku egzaminacyjnym)						
2	stosował dostępne materiały do czyszczenia/mycia części mechanicznych						
3	dobrał niezbędne narzędzia i przyrządy do montażu						
4	stosował narzędzia do montażu zgodnie z ich przeznaczeniem odpowiednio do wykonywanych czynności i zasadami eksploatacji						
5	zakonserwował powierzchnie montowanych części poprawnie dobranym smarem (smar litowy biały)						
6	sprawdzał działanie przesuwu poprzecznego po montażu i dokonał ewentualnie niezbędnych regulacji						
7	stosował mikroskop optyczny do sprawdzania powtarzalności położenia preparatu						
8	podczas wykonania prac montażowych korzystał z rękawic ochronnych						
9	po wykonaniu zadania uporządkował stanowisko pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis